



**Casa Científica**

**40**  
Años

## PROTOCOLO DE PRUEBA DE POTENCIA DE CANNABINOIDES

Para realizar el protocolo de muestras de cannabinoides OHAUS ofrece una línea completa de equipos para realizar el proceso y lograr obtener resultados rápidos, exactos y fiables.

A continuación, podrá ver una infografía con el protocolo para procesar las muestras de cannabis siguiendo algunos sencillos pasos:



### PROTOCOLO

Balanza EXPLORER® ANALÍTICA OHAUS  
inteligente e intuitiva simplifica incluso las  
mediciones en laboratorio más complejas.



**-Pese la cantidad deseada  
de flores o cortes en un tubo  
de centrifuga de 50 ml.**

Los tubos de perlas para disrupción de OHAUS,  
cómodos y listos para usar, son una herramienta para  
lograr una homogenización uniforme de las muestras.



**-Coloque cada lote en su  
propio Tubo de lisis de  
plantas, que contenga  
perlas de zirconio de 3,0  
mm.**

El homogeneizador de laboratorio Lysing HT (alto  
rendimiento) de OHAUS ofrece soluciones eficaces la  
preparaciones de muestras.



**-Agite la muestra  
durante 3 minutos a  
1300 rpm (configuración  
predefinida n.º 3).**

El homogenizador de laboratorio Lysing HT cuenta con  
un procesamiento de alto rendimiento, es ideal para  
múltiples configuraciones de muestras y tubos.



**-Añada 500 µl de metanol al  
tubo y agite con cuidado  
nuevamente usando el  
Homogenizador OHAUS HT.**

Los agitadores vortex multitubulares de OHAUS son  
ideales para el procesamiento de muestras de alto  
rendimiento a manos libres. Disponibilidad de bastidores  
con espuma intercambiables para tubos con vórtice de 10  
hasta 29 mm de diámetro.




**-Mezcle la muestra**

Las microcentrífugas de Frontier proporcionan una  
operación de alta velocidad para una amplia gama de  
aplicaciones esenciales de laboratorio



**-Centrifugue la muestra  
en un microtubo de 1,5  
ml a baja velocidad.**

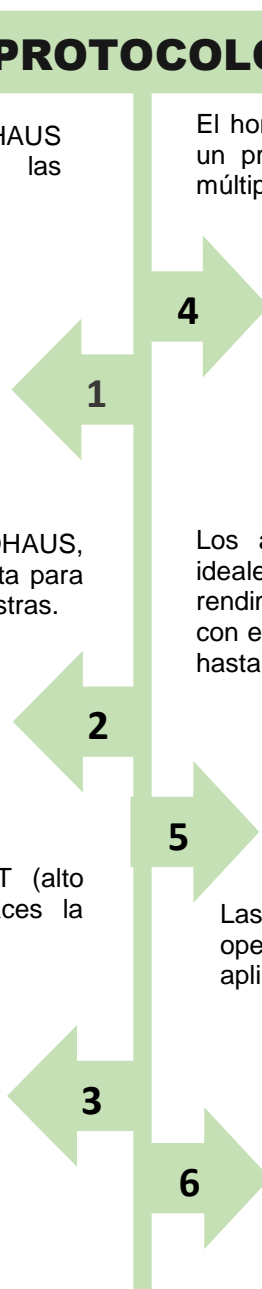



**Casa Científica**

**40** Años

## FLUJO DE TRABAJO BOTÁNICO

Los equipos OHAUS también tienen lugar en cada etapa del flujo de trabajo para el proceso de cannabis y lo que se requiere o puede requerir en cada una de las etapas:

### CULTIVO Y COSECHA

En Los cultivos y cosechas para las plantas de cannabis la luz, el agua y los nutrientes son críticos para mantener las plantas sanas.

Se cosechan plantas maduras; los tallos, las hojas y las flores se envían para su posterior procesamiento.

### PRUEBAS Y RYD

Los laboratorios de investigación exploran las propiedades y efectos medicinales de la planta de cannabis y desarrollan nuevos métodos para el cultivo, cepas, productos y métodos de entrega.

### PROCESO DE EMBALAJE A GRANEL DE PRODUCCIÓN


Los materiales vegetales cosechados de cannabis se convierten en otros productos para la venta.

Los terpenos se extraen y se empaquetan para la venta o se usan en productos consumibles

### DISPENSARIO Y POS

Se vende a los clientes como flores para fumar, aceites de vapor, productos infundidos o comestibles.

Se puede suministrar en forma de paquete preenvasado listo para la venta.

- **Balanzas de mesa**
  - **Balanzas de precisión**
  - **Instrumentos de laboratorio**
  - **Balanzas de piso**
- 
- **Balanzas analíticas y de presión**
  - **Analizadores de humedad**
  - **Balanza de mesa**
  - **Medidores de pH y Agitadores Vortex**
  - **Homogenizadores**
  - **Centrífugas**
  - **Placas calefactoras**
  - **Agitadores de enfriamiento y de incubación**
- **Balanzas analíticas y precisión**
  - **Balanzas de mesa y de piso**
  - **Balanzas analíticas**
  - **Controladoras de peso**
- **Balanzas analíticas**
  - **Balanzas de mesa y de piso**
  - **Controladoras de peso**



Fuente: [www.ohaus.com](http://www.ohaus.com)

**Página web**

[www.casacientifica.com](http://www.casacientifica.com)

**Contáctenos**

[casacam@casacientifica.com](mailto:casacam@casacientifica.com)

**PBX**

**(571) 9187070**

**síguenos en:**

